

Паспорт и инструкция к эксплуатации.

Центрифуга для пробирок Лаборио LC500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LC500-6	LC500-8
Максимальная скорость вращения	4000 об/мин	4000 об/мин
Максимальное ускорение	2146 xg	2075 xg
Вместимость	50 мл*6 пробирок	15 мл или 2/5/10 мл*8 пробирок
Мощность	80 Вт	60 Вт
Управление	Цифровое управление	Цифровое управление
Размеры (Д х Ш х В)	40 см х 30 см х 20 см	40 см х 30 см х 20 см
Вес	7,7 кг	7,3 кг
Температура применения	5°C-40°C	5°C-40°C
Функция защиты	1. Защита от открывания крышки 2. Защита от перегрева 3. Виброзащита	

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Пожалуйста, прочтите руководство перед эксплуатацией.
- Если вы обнаружили, что трубки стареют или подвергаются коррозии, пожалуйста, замените их вовремя.
- Питание должно иметь надежно заземлено.
- Трубка должна быть помещена с образцом, который может быть сбалансирован и помещен в ротор симметрично, чтобы сохранить баланс.
- Вы должны отключить питание, как только услышите ненормальный шум.
- Не открывайте крышку, не прикасайтесь к вращению и не снимайте центрифугу во время ее работы.

В основном используется для отделения твердых частиц от жидкости в суспензии. Благодаря своей многофункциональности она может использоваться в различных областях, включая медицину, биологию, химию и другие.

Центрифуга оснащена цифровым дисплеем, что обеспечивает удобство и точность при работе с ней.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входит: Мини-центрифуга, ротор, адаптер, кабель питания, переходники для пробирок на 10 мл (LC500-8), руководство пользователя.



ШАГИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Нажмите кнопку **OPEN** (открыть), чтобы открыть крышку и вставьте пробирки с образцами. Необходимо чтобы пробирки были сбалансированы и размещены симметрично. Закройте крышку, нажмите кнопку **MENU**, чтобы отрегулировать время, скорость и температуру, для этого используются кнопки вверх/вниз.

Нажмите кнопку **START/STOP** для запуска и остановки соответственно.

Нажмите кнопку **P**, чтобы запомнить режим и вызвать общий режим запуска.

Генеральный директор



Мезинова А.В.