

---

## Паспорт и инструкция к эксплуатации.

**Баня водяная 3 л, рабочая камера 160x160x30 мм, мощность 300 W,  
нагрев 100°C, датчик отсутствия воды, Лаборио WB100-1F**

Модель: WB100-1F

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура нагрева: от комнатной температуры до 99,9°C

Мощность нагрева (W): 300 W

Точность поддержания температуры: °C — ±0,1

Объём: 3 л

Размер рабочей камеры: 160 x 160 x 130 мм

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал кольцевой крышки: полипропилен

Размеры: 170 x 170 x 180 мм

С защитой от перегорания без воды

Вес: 1,5 кг

### ОПИСАНИЕ

1. Водяная баня WB100-1F – это надежное и удобное лабораторное оборудование для нагрева лабораторных образцов и реагентов.
2. С емкостью 3 литра и мощностью 300 Вт, она обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды, что делает ее идеальным помощником для проведения различных процедур, требующих стабильной температуры.
3. На цифровом дисплее Вы сможете легко отслеживать настройки времени и температуры работы, что позволит контролировать течение ваших процессов в лаборатории. Используя кнопки регулировки, вы сможете быстро и просто установить нужные значения.
4. В комплекте с водяной баней поставляются удобные кольца-крышки, которые предназначены для минимизации испарения воды и обеспечения более стабильного поддержания температуры.
5. Она оснащена датчиком отсутствия воды, который автоматически прекращает нагрев при низком уровне жидкости.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Баня водяная
- Крышка из нержавеющей стали
- Кольца крышки
- Шнур питания
- Штатив для пробирок
- Руководство пользователя

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Установите баню на ровную горизонтальную поверхность.
2. Извлеките из бани все упаковочные материалы.
3. Подключите к бане сетевой шнур и включите его в розетку.
4. Наполните баню водой до уровня, не превышающего 70% высоты.  
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется использовать дистиллированную воду.
5. Включите питание с помощью сетевого выключателя, расположенного на боковой панели, на цифровом светодиодном дисплее отобразится текущая температура бани.
6. Установите температуру термостата: для этого необходимо нажать SET, далее при помощи стрелок вверх и вниз изменить температуру на нужную.
7. Установите в баню рабочие образцы.
8. При необходимости закройте кольцами и крышками неиспользуемые отверстия в крышке.

Генеральный директор



Мезинова А.В.