

Паспорт и инструкция к эксплуатации.

Центрифуга для пробирок Лаборио LC-Plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LC-6Plus	LC-12Plus
Максимальная скорость вращения	4000 об/мин	4000 об/мин
Максимальное ускорение	2100 xg	2100 xg
Вместимость	50 мл*6 пробирок	10 мл*12 пробирок
Мощность	200 Вт	200 Вт
Управление	Цифровое управление	Цифровое управление
Размеры (Д x Ш x В)	35 см x 54 см x 27 см	35 см x 54 см x 27 см
Вес	11 кг	11,6 кг
Температура применения	20°C-40°C	20°C-40°C
Уровень шума	не более 25 дБ	не более 25 дБ

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Пожалуйста, прочтите руководство перед эксплуатацией.
- Если вы обнаружили, что трубки стареют или подвергаются коррозии, пожалуйста, замените их вовремя.
- Питание должно иметь надежно заземлено.
- Трубка должна быть помещена с образцом, который может быть сбалансирован и помещен в ротор симметрично, чтобы сохранить баланс.
- Вы должны отключить питание, как только услышите ненормальный шум.
- Не открывайте крышку, не прикасайтесь к вращению и не снимайте центрифугу во время ее работы.

В основном используется для отделения твердых частиц от жидкости в суспензии. Благодаря своей многофункциональности она может использоваться в различных областях, включая медицину, биологию, химию и другие.

Центрифуга оснащена цифровым дисплеем, что обеспечивает удобство и точность при работе с ней.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входит: Мини-центрифуга, ротор, адаптер, кабель питания, пробирки(6 и 12 штук), руководство пользователя.



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



Описание кнопки (слева → вправо): увеличение , уменьшение , скорость вращения  (длительное нажатие в течение трех секунд для переключения с RPM на RCF на экране), обратный отсчет , старт/стоп .

ШАГИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Нажмите кнопку скорости вращения / относительной центробежной силы / обратного отсчета и установите ее на соответствующее значение с помощью кнопок увеличения и уменьшения, затем нажмите кнопку запуска для работы.

Скорость вращения (об/мин) и относительную центробежную силу (RCF) можно переключать, нажимая и удерживая среднюю кнопку.

Генеральный директор



Мезинова А.В.