



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Центрифуга D1008/D1008E



Применимые директивы ЕС:
EMC: 2014/30/EU; LVD: 2014/35/EU
Конструкция соответствует следующим стандартам безопасности:
EN 61010-1; EN61010-2-020 CAN/CSA-C22.2 № 61010-1
Конструкция соответствует следующим стандартам ЭМС:
EN 61326-1 UL61010-1
Данное устройство, относящееся к промышленной, научной и медицинской аппаратуре, соответствует стандарту Канады ICES-001.

Изменения или модификации, не получившие одобрение стороны, ответственной за соответствие, могут стать причиной лишения пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во исполнение части 15 Правил Федеральной комиссии по связи данная центрифуга прошла проверку на соответствие ограничениям для цифровых устройств класса А. Данные ограничения разработаны в целях защиты от вредного воздействия при работе центрифуги в рабочей среде. Центрифуга создает, использует и излучает радиочастотную энергию и в случае несоблюдения при ее установке правил настоящего руководства по эксплуатации может стать причиной помех в радиосвязи. Эксплуатация центрифуги в жилой среде может стать причиной вредного воздействия. В этом случае пользователю необходимо устранить воздействие.


Упаковочный лист

Основное устройство – 1 шт, пластиковый ротор и комплектный адаптер – 2 шт, простое руководство по эксплуатации

D1008



A8-2P

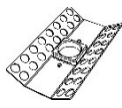

A4-PCR8




SA02P2



SA05P2

D1008E

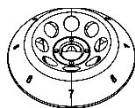

A8-2P



A4-PCR8



SA02P2



SA05P2


Инструкции по установке

1. Распакуйте центрифугу и установите ее на твердую ровную поверхность (например, лабораторного стола).
2. Обеспечьте надлежащие условия эксплуатации. Температура окружающего воздуха должна находиться в диапазоне от 15 до 25 °С.
3. Центрифугу необходимо защитить от воздействия прямых солнечных лучей и температур, превышающих 30 °С.
4. Для обеспечения надлежащей вентиляции и эффективной работы устройство должно находиться на расстоянии более 10 см от других предметов.
5. Центрифуга должна находиться вдали от источников тепла/воды (жидкостей) и химических реактивов.


Установка ротора

1. Убедитесь, что камера центрифуги чистая и сухая.
2. Убедитесь, что на роторе нет признаков коррозии и трещин.
3. Установите ротор на его основание (D1008) или вал двигателя (D1008E).
4. Нажмите на ротор по направлению внутрь, чтобы надежно зафиксировать его на валу двигателя.
5. Устанавливайте ротор обеими руками.

D1008

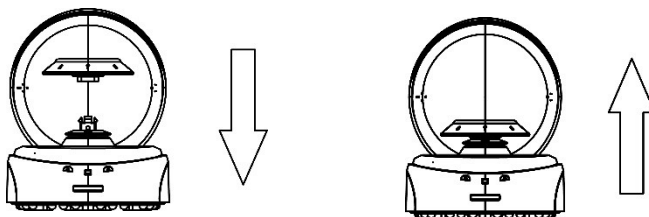

D1008E

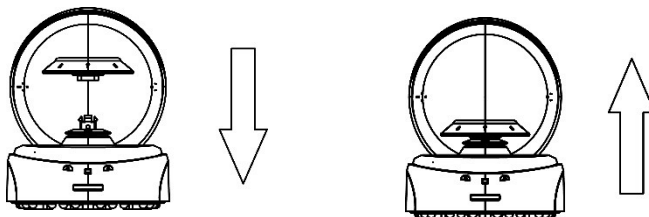

Эксплуатация

1. Включите выключатель питания на задней стороне устройства.
2. Откройте крышку и симметрично установите пробирки на ротор.
3. Для запуска закройте крышку центрифуги.
4. Отключите питание или откройте крышку – ротор плавно остановится.
5. Откройте крышку и извлеките образцы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



DLAB SCIENTIFIC CO., LTD.

Адрес: КНР, 101318, город Пекин, район Шунь'и, ул. Юй'ань, дом 31

Тел.: +86-10-85653451/52/53, 60498800

Факс: +86-10-85653383

Эл. Почта: info@dlabsci.com

Служба сервиса: service@dlabsci.com

Горячая линия: +86 400-1100-556

Веб-сайт: www.dlabsci.com

Присоединяйтесь к нашим медиа-каналам для получения информации о DLAB Scientific и новинках компании!



Каталог продукции
(русс. язык)



Веб-сайт (англ. язык)
<https://www.dlabsci.com/>

DLAB Scientific Co., Ltd

101318, КНР, г. Пекин, район Шунь, Экономическая
зона Пекинского аэропорта, ул. Юйань, д. 31
Тел: +86-10-60498800
Эл. Почта: info@dlabsci.com



<https://vkvideo.ru/@club230917436>



<https://t.me/dlabrussia>



<https://www.facebook.com/dlabsci>



tinyurl.com/DLABYouTube



twitter.com/DLabScientific



service@dlabsci.com