


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высокоскоростная микроцентрифуга D1012UA

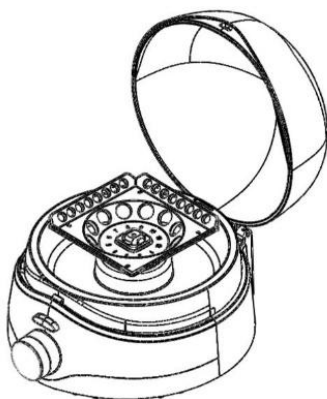

Упаковочный лист

Основное устройство — 1 шт., пластиковый ротор — 1 шт., комплектные адаптеры — 2 шт., краткое руководство пользователя — 1 шт., блок питания — 1 шт., шестигранный ключ 2 мм — 1 шт.



Адаптировано для 12 пробирок по 2 мл + 4 PCR8-стрипов.





Изменения или модификации, не получившие одобрение стороны, ответственной за соответствие, могут стать причиной лишения пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во исполнение части 15 Правил Федеральной комиссии по связи данная центрифуга прошла проверку на соответствие ограничениям для цифровых устройств класса А. Данные ограничения разработаны в целях защиты от вредного воздействия при работе центрифуги в рабочей среде. Центрифуга создает, использует и излучает радиочастотную энергию и в случае несоблюдения при ее установке правил настоящего руководства по эксплуатации может стать причиной помех в радиосвязи. Эксплуатация центрифуги в жилой среде может стать причиной вредного воздействия. В этом случае пользователю необходимо устранить воздействие.

Инструкции по установке

1. Распакуйте центрифугу и установите ее на твердую ровную поверхность (например, лабораторного стола).






2. Обеспечьте надлежащие условия эксплуатации. Температура окружающего воздуха должна находиться в диапазоне от 5 до 35 °С.
3. Центрифугу необходимо защитить от воздействия прямых солнечных лучей и температур, превышающих 30 °С.
4. Для обеспечения надлежащей вентиляции и эффективной работы устройство должно находиться на расстоянии более 10 см от других предметов.
5. Центрифуга должна находиться вдали от источников тепла/воды (жидкостей) и химических реактивов.

Установка ротора

1. Убедитесь, что камера центрифуги чистая и сухая.
2. Убедитесь, что на роторе нет признаков коррозии и трещин.
3. Установите ротор на его основание или вал двигателя.
4. Нажмите на ротор по направлению внутрь, чтобы надежно зафиксировать его на валу двигателя.
5. Устанавливайте ротор обеими руками.



Эксплуатация

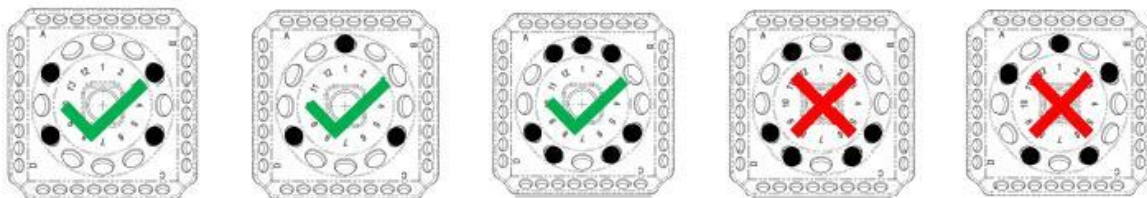

1. Подключите блок питания, нажмите переключатель питания, расположенный на задней панели основного устройства; после этого загорится экран на органических светодиодах.

2. Нажмите кнопку , откройте крышку и разместите заполненные пробирки симметрично на роторе, не проливая жидкость и предварительно уравновесив пробирки (как показано на схеме).

3. Закройте крышку центрифуги и коснитесь индикаторов «Speed» (скорость) и «Time» (время) по бокам экрана для переключения между настройкой скорости и времени на основном и дополнительном дисплеях экрана. Поворачивайте регуляторы параметров для установки скорости и времени соответственно.

4. Поддерживается функция таймера.

Диапазон регулировки частоты вращения: 2000-10000 об/мин, шаг 1000 об/мин.





Centrifuges



Диапазон таймера: 10 сек-20 мин, шаг 10 сек.

5. Нажмите кнопку на экране, чтобы запустить центрифугу; повторное нажатие останавливает центрифугу. Если нажать кнопку  во время работы центрифуги, верхняя крышка откроется, и устройство автоматически остановится.
6. Извлеките пробирки, отключите питание и завершите работу основного устройства.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



DLAB SCIENTIFIC CO., LTD.

Адрес: КНР, 101318, город Пекин, район Шунь'и, ул. Юй'ань, дом 31

Тел.: +86-10-85653451/52/53, 60498800

Факс: +86-10-85653383

Эл. Почта: info@dlabsci.com

Служба сервиса: service@dlabsci.com

Горячая линия: +86 400-1100-556

Веб-сайт: www.dlabsci.com

Присоединяйтесь к нашим медиа-каналам для получения информации о DLAB Scientific и новинках компании!



Каталог продукции
(русс. язык)



Веб-сайт (англ. язык)
<https://www.dlabsci.com/>

DLAB Scientific Co., Ltd

101318, КНР, г. Пекин, район Шунь, Экономическая
зона Пекинского аэропорта, ул. Юйань, д. 31
Тел: +86-10-60498800
Эл. Почта: info@dlabsci.com



<https://vkvideo.ru/@club230917436>



<https://t.me/dlabrussia>



<https://www.facebook.com/dlabsci>



tinyurl.com/DLABYouTube



twitter.com/DLabScientific



service@dlabsci.com