


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ультратонкая магнитная мешалка
Flatspin

Версия
20211228

Спецификация

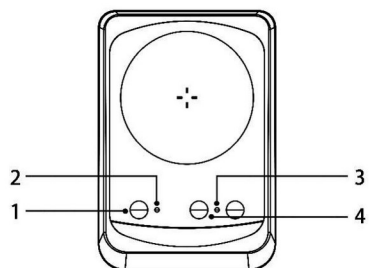

Напряжение [В перем. тока]	100/120/200-240
Частота [Гц]	50/60
Мощность двигателя на входе [Вт]	5
Мощность двигателя на выходе [Вт]	3
Диапазон скоростей [об/мин]	15-1500
Макс. объем перемешивания [H ₂ O, л]	0,8
Макс. допустимая нагрузка [кг]	2,0
Размеры рабочей панели [мм]	90×90
Материал	ABS
Размеры [Ш×Г×В]	175×120×15
Вес (кг)	0,3
Допустимая относительная температура [°C]	5-40
Допустимая относительная влажность	80%
DIN EN60529	IP21

Меры предосторожности

При разработке мер предосторожности, приведенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, мы попытались учесть все возможные риски. Перед началом эксплуатации оборудования ознакомьтесь со следующими правилами.

- ✦ К работе с устройством допускается только обученный персонал.
- ✦ Прибор необходимо использовать только в соответствии с инструкциями,

приведенными в настоящем руководстве.

- ✦ При обнаружении каких-либо неисправностей во время работы немедленно остановите центрифугу и обратитесь в наш сервисный центр.
- ✦ Внимание! Необходимо учитывать воздействие магнитного поля (например, на такие приборы как накопители данных, кардиостимуляторы ...).
- ✦ Опасность разбрызгивания жидкости!

Эксплуатация

1. Включение/выключение

- (1) Включение: Длительное нажатие кнопки **1** (более 1 секунды), загорится индикатор **2**.
- (2) Выключение: Длительное нажатие кнопки **1** (более 1 секунды), оба индикатора погаснут.

2. Режим изменения направления вращения:

Для активации/деактивации режима изменения направления через определенные интервалы времени нажмите кнопку **1**.

- (1) **При включенной функции:** Направление перемешивания будет изменяться каждые 15 секунд. Если функция активирована, индикатор **2** будет мигать.
- (2) **При выключенной функции:** Направление перемешивания не будет изменяться, индикатор **2** будет гореть.

3. Регулировка скорости

- (1) Для увеличения/уменьшения скорости нажмите кнопку **4** (− • +), шаг увеличения/уменьшения 10 об/мин.
- (2) Для изменения скорости с более высоким шагом зажмите кнопку **4** (− • +), при этом **3** будет мигать.
- (3) При достижении макс. (1500 об/мин) или мин. скорости (15 об/мин), индикатор **3** перестанет мигать.
- (4) При достижении заданного значения скорости индикатор **3** перестанет мигать и будет гореть постоянно.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



DLAB SCIENTIFIC CO., LTD.

Адрес: КНР, 101318, город Пекин, район Шунь'и, ул. Юй'ань, дом 31

Тел.: +86-10-85653451/52/53, 60498800

Факс: +86-10-85653383

Эл. Почта: info@dlabsci.com

Служба сервиса: service@dlabsci.com

Горячая линия: +86 400-1100-556

Веб-сайт: www.dlabsci.com

Присоединяйтесь к нашим медиа-каналам для получения информации о DLAB Scientific и новинках компании!



Каталог продукции
(русс. язык)



Веб-сайт (англ. язык)
<https://www.dlabsci.com/>

DLAB Scientific Co., Ltd

101318, КНР, г. Пекин, район Шунь'и, Экономическая
зона Пекинского аэропорта, ул. Юй'ань, д. 31
Тел: +86-10-60498800
Эл. Почта: info@dlabsci.com