


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мешалка магнитная EcoStir



1. ОПИСАНИЕ

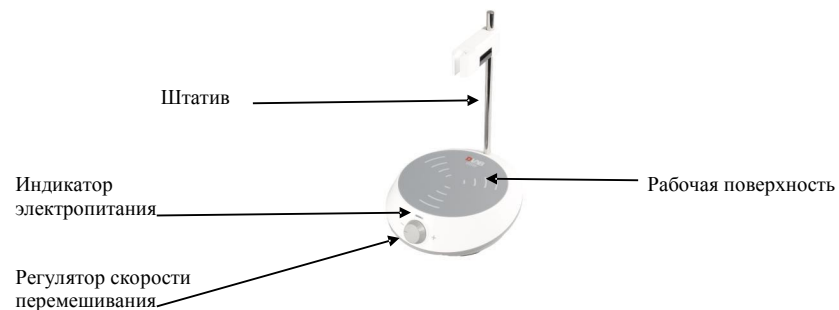

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Подробные меры предосторожности, описанные в данной Инструкции, должны быть изучены перед работой с мешалкой.

- Гарантируйте, что работа на приборе осуществляется только обученным персоналом.
- Используйте мешалку только для процессов, которые описаны в данной Инструкции.
- При сбое в работе выключите мешалку, отключите её от сети переменного тока и обратитесь в сервисный центр.
- **Внимание - Магнетизм!** Воздействие магнитного поля должно быть принято во внимание (например, информационные носители, кардиостимуляторы ...).
- Не допускайте разбрызгивание жидкости при перемешивании.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Регулировка скорости	Шкала
Скорость перемешивания	300 – 2000 об/мин
Макс. объем	1500 мл (вода)
Макс. размер мешальника	35 мм
Диаметр платформы	120 мм
Материал платформы	РЕТ
Напряжение	100 – 240 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	1200 Вт
Класс защиты	IP21
Размеры	145x150x50 мм
Вес	0,3 кг

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Разместите мешалку на горизонтальной поверхности и подключите её к сети переменного тока.
- Установите на платформу сосуд и поместите в него мешальник.
- Включите мешалку и установите нужную скорость с помощью регулятора, вращая его по часовой стрелке.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



DLAB SCIENTIFIC CO., LTD.

Адрес: КНР, 101318, город Пекин, район Шунь'и, ул. Юй'ань, дом 31

Тел.: +86-10-85653451/52/53, 60498800

Факс: +86-10-85653383

Эл. Почта: info@dlabsci.com

Служба сервиса: service@dlabsci.com

Горячая линия: +86 400-1100-556

Веб-сайт: www.dlabsci.com

Присоединяйтесь к нашим медиа-каналам для получения информации о DLAB Scientific и новинках компании!



Каталог продукции
(русс. язык)



Веб-сайт (англ. язык)
<http://www.dlabsci.com/>

DLAB Scientific Co., Ltd

101318, КНР, г. Пекин, район Шуньи, Экономическая
зона Пекинского аэропорта, ул. Юйань, д. 31
Тел: +86-10-60498800
Эл. Почта: info@dlabsci.com