


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Магнитная мешалка MS-S

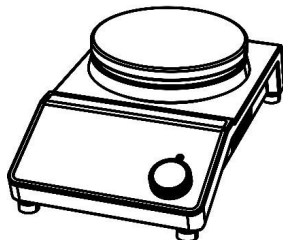

Версия
20221119

Инструкции по установке

1. Распакуйте мешалку и установите ее на устойчивой жаропрочной поверхности.
2. Эксплуатация прибора должна осуществляться в среде, не содержащей взрывоопасных, легковоспламеняющихся веществ.
3. Прибор необходимо расположить на расстоянии не менее 10 см от стены или другого оборудования.
4. Избегайте воздействия на прибор мощных магнитных полей.
5. Не накрывайте устройство. Убедитесь, что кабель питания не соприкасается с нагревательной плитой.
6. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требуемому.
7. Не допускается эксплуатация прибора с поврежденным кабелем питания.
8. Подключите кабель питания к соответствующему разъему на приборе и включите питание.

Эксплуатация

1. После включения прибора будет запущена самодиагностика.
2. Установите сосуд с перемешиваемой жидкостью и подходящий магнитный якорь на рабочую плиту.
3. Установите требуемую скорость, медленно поворачивая ручку регулировки скорости.

4. Подтвердите заданное значение и запустите перемешивание, нажав на ручку управления перемешиванием.
5. Для остановки перемешивания снова нажмите ручку управления перемешиванием.

Поиск и устранение неисправностей, коды ошибок

Код ошибки	Описание проблемы	Причина	Способ устранения
E01	Прибор не работает (индикатор питания не горит)	Нет электропитания.	Проверьте источник питания, подключите прибор к источнику питания, включите выключатель питания.
		Выключатель питания в положении ВЫКЛ	Включите питание
		Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
		Некорректное подключение	Откройте прибор, убедитесь в надежности всех соединений.
E02	Перемешивание не выполняется	Не задано значение скорости	Задайте требуемое значение скорости, загорится индикатор скорости
		Неисправность платы привода	Замените плату привода
		Неисправность панели питания	Замените панель питания
		Неисправность двигателя	Замените неисправный компонент двигателя

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



DLAB SCIENTIFIC CO., LTD.

Адрес: КНР, 101318, город Пекин, район Шунь'и, ул. Юй'ань, дом 31

Тел.: +86-10-85653451/52/53, 60498800

Факс: +86-10-85653383

Эл. Почта: info@dlabsci.com

Служба сервиса: service@dlabsci.com

Горячая линия: +86 400-1100-556

Веб-сайт: www.dlabsci.com

Присоединяйтесь к нашим медиа-каналам для получения информации о DLAB Scientific и новинках компании!



Каталог продукции
(русс. язык)



Веб-сайт (англ. язык)
<https://www.dlabsci.com/>

DLAB Scientific Co., Ltd

101318, КНР, г. Пекин, район Шунь'и, Экономическая
зона Пекинского аэропорта, ул. Юй'ань, д. 31
Тел: +86-10-60498800
Эл. Почта: info@dlabsci.com