



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Магнитная мешалка на 15 мест MS-T-S15



CE FC


12302141

15-позиционная магнитная мешалка

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие элементы:

Элемент	Кол-во
Основное устройство	1
Кабель питания	1
Руководство по эксплуатации	1

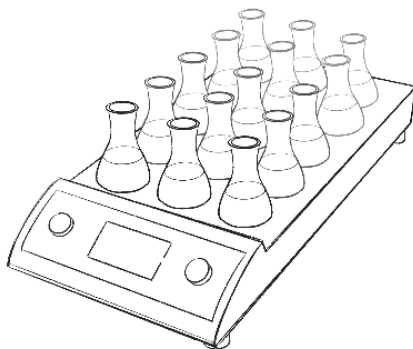

Инструкции по установке

1. Распакуйте мешалку и установите ее на устойчивой жаропрочной поверхности.
2. Эксплуатация прибора должна осуществляться в среде, не





содержащей взрывоопасных, легковоспламеняющихся веществ.

3. Прибор необходимо расположить на расстоянии не менее 10 см от стены или другого оборудования.
4. Не допускайте воздействия на прибор мощных магнитных полей.
5. Не накрывайте прибор. Убедитесь, что кабель питания не соприкасается с нагревательной плитой.
6. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что его напряжение соответствует требуемому.
7. Эксплуатация прибора с поврежденным кабелем питания не допускается.
8. Подключите кабель питания к соответствующему разъему на приборе.

Эксплуатация

- 1) Переместите выключатель питания в положение «ON» (ВКЛ.), будет запущена самодиагностика прибора.
- 2) Установите на рабочую плиту сосуд с перемешиваемой жидкостью и подходящий магнитный якорь в одну из позиций перемешивания.





3) С помощью ручки регулировки на панели управления установите требуемые значения скорости и времени.

4) Индикация скорости:

- Когда прибор не работает, значения скорости для всех 3 каналов будут отображаться во втором столбце.
- В процессе работы прибора фактическая скорость для каждого канала отображается слева.

5) Индикация времени:

- Когда прибор не работает, значения времени для выбранного канала будут отображаться в правом нижнем углу (обозначено линией под заданной скоростью).
- В процессе работы прибора отсчет времени будет отображаться над заданным временем и символ «:» будет мигать. Если время установлено на 0, будет отображаться «00:00».

6) **Ручка регулировки скорости/переключения каналов:**

- Для разных каналов можно задать разные значения скорости.
- Для переключения каналов используйте ручку регулировки скорости.





- Поворачивайте ручку влево и вправо, чтобы установить значение скорости, диапазон настройки 0–1500 об/мин.
- Если значение скорости для какого-либо канала не задано (0000), данный канал не будет использоваться.

7) Ручка регулировки времени/запуска-остановки:

- Для разных каналов можно задать разное время.
- Для переключения каналов используйте ручку регулировки скорости.
- Вращайте ручку, чтобы задать требуемое время, диапазон регулировки: 0 мин - 99 ч 59 мин.
- Если для какого-либо из каналов не задано время (00:00), данный канал будет работать в непрерывном режиме.
- Для запуска прибора нажмите ручку регулировки времени, для остановки нажмите данную ручку еще раз.
- По окончании отсчета времени для каждого канала будет подан звуковой сигнал.



Технические характеристики

Технические характеристики	MS-T-S15
Размер рабочей панели	460x304мм
Материал рабочей панели	Алюминиевая панель
Тип двигателя	Бесщёточный двигатель постоянного тока
Количество мест перемешивания	15
Максимальный объём перемешивания [вода]	0.4лx15
Максимальная длина мешальника	40мм
Точность контроля скорости	±10 об/мин
Отображение скорости и времени	ЖК-дисплей
Диапазон скорости	100~1500 об/мин
Функция таймера	1 мин~99 ч 59 мин
Уровень защиты корпуса	IP21
Мощность	54Вт
Напряжение	100-240В, 50/60Гц
Размеры [длина × ширина × высота]	615x307x90мм
Вес	9.2кг
Условия окружающей среды	5-40°C, 80%RH



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



DLAB SCIENTIFIC CO., LTD.

Адрес: КНР, 101318, город Пекин, район Шунь'и, ул. Юй'ань, дом 31

Тел.: +86-10-85653451/52/53, 60498800

Факс: +86-10-85653383

Эл. Почта: info@dlabsci.com

Служба сервиса: service@dlabsci.com

Горячая линия: +86 400-1100-556

Веб-сайт: www.dlabsci.com

Присоединяйтесь к нашим медиа-каналам для получения информации о DLAB Scientific и новинках компании!



Каталог продукции
(русс. язык)



Веб-сайт (англ. язык)
<https://www.dlabsci.com/>

DLAB Scientific Co., Ltd

101318, КНР, г. Пекин, район Шунь, Экономическая
зона Пекинского аэропорта, ул. Юйань, д. 31
Тел: +86-10-60498800
Эл. Почта: info@dlabsci.com



<https://vkvideo.ru/@club230917436>



<https://t.me/dlabrussia>



<https://www.facebook.com/dlabsci>



tinyurl.com/DLABYouTube



twitter.com/DLabScientific



service@dlabsci.com