


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нагревательная плита НР380

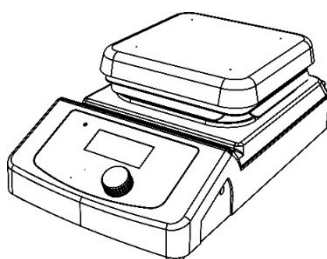

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Распакуйте прибор и установите его на устойчивой жаропрочной поверхности.
2. Эксплуатация прибора должна осуществляться в среде, не содержащей взрывоопасных, легковоспламеняющихся веществ.
3. Прибор необходимо расположить на расстоянии не менее 10 см от стены или другого оборудования.
4. Избегайте воздействия на прибор мощных магнитных полей.
5. Не накрывайте прибор. Убедитесь, что кабель питания не соприкасается с нагревательной плитой.
6. Не допускается эксплуатация прибора с поврежденным кабелем питания.
7. Подключите кабель питания к соответствующему разъему на приборе.

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА

- 1) Установите опору для датчика на прибор.
- 2) Подключите внешний датчик к разъему, расположенному на задней панели устройства.
- 3) Закрепите датчик на опоре и отрегулируйте его положение.
- 4) Поместите зонд внешнего датчика в емкость на нагревательной плите.
- 5) Убедитесь, что наконечник датчика находится на расстоянии не менее 5-10 мм от дна емкости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Переместите выключатель питания в положение «ON» (ВКЛ.), будет запущена само-диагностика.
2. Установите сосуд с жидкостью и при необходимости опустите в жидкость внешний датчик.
3. **Установите требуемую температуру и запустите нагрев.**
 - а) Установите температуру, медленно повернув ручку до необходимого значения.
 - б) Подтвердите заданное значение и включите нагрев, переведя ручку управления температурой в положение «ON» (ВКЛ.).
 - в) Во время нагрева в левой части ЖК-дисплея отображается значение температуры.
 - г) Для отключения нагрева снова нажмите на ручку управления температурой.

Поиск и устранение неисправностей, коды ошибок

Описание проблемы	Причина	Способ устранения
Прибор не работает (отсутствует изображение на дисплее)	Выключен источник питания	Проверьте источник питания, подключите прибор к источнику питания, включите выключатель питания.
	Выключатель питания выключен.	Включите питание
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
	Некорректное подключение	Откройте прибор, убедитесь в надежности всех соединений.
Не выполняется нагрев	Не задана требуемая температура	Задайте значение температуры, загорится индикатор температуры
	Неисправность платы привода	Замените плату привода
	Неисправность нагревательного элемента	Замените нагревательный элемент.
Некорректная индикация температуры	Неисправность платы привода	Замените плату привода
	Неисправность нагревательного элемента	Замените нагревательный элемент.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



DLAB SCIENTIFIC CO., LTD.

Адрес: КНР, 101318, город Пекин, район Шунь'и, ул. Юй'ань, дом 31

Тел.: +86-10-85653451/52/53, 60498800

Факс: +86-10-85653383

Эл. Почта: info@dlabsci.com

Служба сервиса: service@dlabsci.com

Горячая линия: +86 400-1100-556

Веб-сайт: www.dlabsci.com

Присоединяйтесь к нашим медиа-каналам для получения информации о DLAB Scientific и новинках компании!



Каталог продукции
(русс. язык)



Веб-сайт (англ. язык)
<https://www.dlabsci.com/>

DLAB Scientific Co., Ltd

101318, КНР, г. Пекин, район Шунь, Экономическая
зона Пекинского аэропорта, ул. Юйань, д. 31
Тел: +86-10-60498800
Эл. Почта: info@dlabsci.com



<https://vkvideo.ru/@club230917436>



<https://t.me/dlabrussia>



<https://www.facebook.com/dlabsci>



tinyurl.com/DLABYouTube



twitter.com/DLabScientific



service@dlabsci.com