

---

## Паспорт и инструкция к эксплуатации.

### Центрифуга для пробирок 20 мл х 6 шт, 500–4000 об/мин, ускорение 1790 xg, мощность 25 W, цифровое управление, Лаборио 800D

Модель: 800D

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость: 4000 RPM

Максимальный RCF: 1790 x g

Ёмкость: 6 х 20мл

Электропитание: 25 Вт

Источник питания: 220 В 50 Гц

Диапазон времени: 0-30 минут

Размеры: 270мм х 230 мм

Вес: 3,5 кг

Шум: <65 дБ

#### ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Пожалуйста, прочтите руководство перед эксплуатацией.
- Если вы обнаружили, что трубки стареют или подвергаются коррозии, пожалуйста, замените их вовремя.
- Питание должно иметь надежно заземлено.
- Трубка должна быть помещена с образцом, который может быть сбалансирован и помещен в ротор симметрично, чтобы сохранить баланс.
- Вы должны отключить питание, как только услышите ненормальный шум.
- Не открывайте крышку, не прикасайтесь к вращению и не снимайте центрифугу во время ее работы.



- Центрифуга лабораторная предназначена для разделения фракций различной плотности в химических, биохимических, промышленных и учебных лабораториях.
- Широко используется в экспериментах в различных университетах, охране окружающей среды, санитарии, профилактике эпидемий, химической промышленности, водопроводной воде, медицинском лечении и других подразделениях.

## ШАГИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Панель управления



1 – скорость, 2 - таймер

## ЭТАП ОПЕРАЦИИ

- Убедитесь, что ручка скорости указывает в положение «0».
- Включите источник питания, затем поверните ручку скорости до нужной скорости, прибор начнет работать.
- Включите таймер, выберите время, которое Вам нужно.
- По истечении заранее выбранного времени прибор автоматически перестанет работать.
- Когда прибор не работает, поверните ручку скорости в положение «0».

Генеральный директор



Мезинова А.В.